Utilisation de la poire d'aspiration

Une poire d'aspiration permet de remplir une pipette placée en B par pression aux emplacements R , A et M	Une poire d'aspiration permet de remplir une pipette placée en B par pression aux emplacements A , S et E
R permet de vider l'air du réservoir B de la poire d'aspiration.	A permet de vider l'air du réservoir B de la poire d'aspiration.
A permet d'aspirer le liquide dans la pipette placée en C.	S permet d'aspirer le liquide dans la pipette placée en C.
M permet de vider le liquide de la pipette dans le bécher ou un autre récipient.	E permet de vider le liquide de la pipette dans le bécher ou un autre récipient.